

**TQC 全自动斯托默·克雷布斯 (KREBS) 粘度计  
DV1300**

产品册

**产品描述:**

TQC 全自动克雷布斯 (Krebs) 粘度计广泛应用于测定 Krebs KU 粘度值, 比如在涂料、涂层和油墨等行业。TQC 全自动克雷布斯 (Krebs) 粘度计装配一个清晰的显示屏和简明的用户界面, 确保全自动测试循环得到高重复性的结果。

TQC 全自动克雷布斯 (Krebs) 粘度计有自动和手动两种测试模式。在两种模式下, 用户都可以预一个 0-99 秒的等待和测量时间。测量结果可以通过串行通讯接口 RS232 传输到热打印机直接打印出来。

此粘度计精度高又简单易用, 很适用于研发和生产环境。

**行业:**

涂层行业、实验室、食品行业、涂料行业、制药行业、汽车行业等;

**标准:**

满足 ASTM D562, ASTM D1131, ASTM D856, 用户可查找恰当的标准来执行测试;

**特点:**

- 简单易用
- 精度高
- 手动和自动操作两种操作模式
- 单向 RS232 界面
- 四行背光数字显示屏
- 烧杯水平适配块 (1 品脱和 1/2 品脱)

\*可以用串行打印机打印测量数据以满足品质控制的数据存储要求;

**供货范围:**

- 粘度计、克雷布斯转子、水平适配块 (1 品脱和 1/2 品脱)、装配工具、烧杯;

**佛山市翁开尔贸易有限公司 H.J.UNKEL (FOSHAN) LIMITED**

网址: <http://www.hjunkel.com> 电话: 0757-83331488

E-mail: [fstechnical@hjunkel.com](mailto:fstechnical@hjunkel.com) 传真: 0757-83359715

地址: 佛山市同济路 66 号同济广场 D 座 2204

## 订货信息:

---

DV1300 全自动克雷布斯 (Krebs) 粘度计

## 技术参数:

---

主电源	100-240V/50-60Hz
操作温度	+ 10°C - + 40°C
重量	8.5 Kg
保护等级	IP20
速度	200rpm
转子	标准克雷布斯 (Kerbs) 转子
界面	单向 RS232
范围	40.2 - 141 KU 31 - 1,099 g 27 - 5,274 cP
分辨率	0.1 KU 1.0 g 5 cP

## 使用:

---

TQC 旋转型粘度计可以很直观的进行操作。只要按以下“ENTER”键就可以开始旋转/测量、停止马达以及验证所选择的转子。使用“UP”或“DOWN”键进入转子的选择界面以及在两个方向滚动操作。

## 特别注意:

---

- 虽然仪器设计得很牢固，但此设备属于精密仪器，杜绝跌落和敲打；
- 每次用完仪器请及时清洗；
- 请使用柔软的干布进行清洗，杜绝使用机械方法清洗比如用钢丝刷或砂纸，如果使用有侵蚀性的清洗剂也可能导致永久性的损伤；
- 不能使用压缩空气清洗仪器；
- 仪器不使用的時候请将保存在箱子里；

## 安全预防:

---

- 避免在过高或高低的环境下使用；
- 避免潮湿环境；

---

## 佛山市翁开尔贸易有限公司 H.J.UNKEL (FOSHAN) LIMITED

网址: <http://www.hjunkel.com> 电话: 0757-83331488

E-mail: [fstechnical@hjunkel.com](mailto:fstechnical@hjunkel.com) 传真: 0757-83359715

地址: 佛山市同济路 66 号同济广场 D 座 2204